

Ce qu'il faut retenir

Protocole de la mesure d'une masse :

- Allumer la balance
- Poser le récipient vide
- Appuyer sur la fonction TARE de la balance (remet à zéro)
- Ajouter le solide en poudre ou le liquide dont on veut mesurer la masse
- Lire la valeur de la masse du solide en poudre ou du liquide.



Ce qu'il faut retenir

Protocole de la mesure du volume d'un liquide :

- Placer l'éprouvette graduée sur une surface plane et horizontale
- Ajouter le volume de liquide à mesurer
- Déterminer la valeur d'une division sur l'éprouvette graduée (volume entre deux graduations)
- Aligner son oeil avec le bas du ménisque (forme incurvée à la surface du liquide)
- Lire la valeur du volume de liquide.

