

Fiche méthode : Mesurer un pH

1- Mesure au papier indicateur de pH

- Déposer** quelques gouttes de solution à tester sur le papier indicateur de pH avec des gants.
- Comparer** la couleur prise par le papier indicateur de pH et le nuancier de couleur.



2- Mesure au pH-mètre

- Rincer** la sonde du pH-mètre avec de l'eau distillée puis l'essuyer avec précaution car elle est très fragile.
- Immerger** la sonde dans la solution à tester.
- Relever** la valeur du pH indiqué sur le pH-mètre.

